

ТЕСТ «ПАТ-ЧЕК КОЛИФОРМЫ» ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ (БГКП) НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ (PC010)



Тест специально разработан для использования на пищевых производствах для контроля наиболее значимых микроорганизмов.


Система состоит из предварительно смоченного тампона в пластиковой пробирке для взятия смыва и жидкой питательной среды с ростовыми добавками и индикаторной системой в завинчивающейся пробирке для детекции микроорганизмов. Состав реагента, которым пропитан тампон, так же обеспечивает нейтрализацию остатков дезинфицирующих средств на поверхностях.

Процедура теста

1. Осторожно снимите крышку с пробирки с тампоном (PCS-100).



2. Произведите смыв со стандартной площади 10x10 см или используйте стандартную инструкцию предприятия, если поверхность не плоская. Вращайте тампон во время взятия смыва для более полного сбора материала.

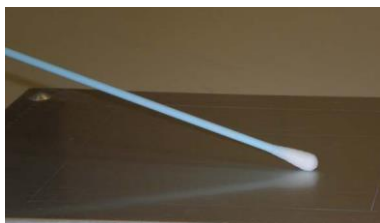


3. Подпишите пробирку с тампоном.

4. Если тампон сразу не направляется на исследования, поместите его обратно в пробирку. До исследования тампон можно хранить при температуре до 20°C в течение 24 ч.

5. Откройте крышку пробирки с жидкой питательной средой (PC010).

6. Поместите тампон в пробирку с жидкой питательной средой под углом. Нажмите на ручку тампона. Тампон сломается на линии брекпойнта на расстоянии 45 мм от кончика тампона.

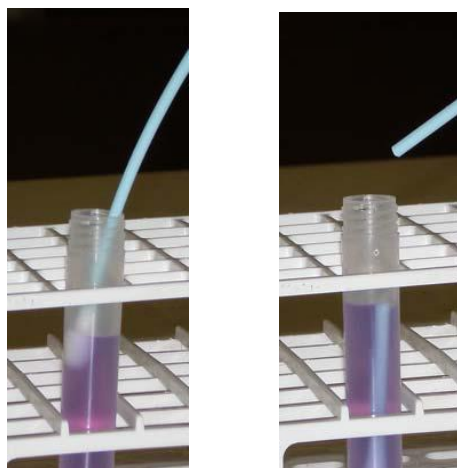

7. Закрутите крышку пробирки с жидкой средой (оставив нижнюю часть тампона внутри). Подпишите данные образца на пробирке.


8. Поместите пробирку с жидкой средой и тампоном внутри в термостат и инкубируйте:

Тест-система	Условия инкубации
Пат-Чек Колиформы	35-37°C 18-24 ч.

9. После инкубации наблюдайте изменение цвета в пробирке и запишите результат.

Результат:

БГКП (КОЛИФОРМЫ)

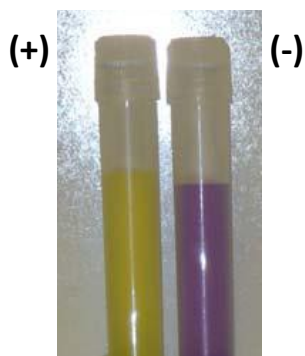

Система	Положительный результат	Отрицательный результат
Пат-Чек Колиформы	Желтый	Фиолетовый