

**ТЕСТ «ПАТ-ЧЕК САЛЬМОНЕЛЛА» ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ БАКТЕРИЙ РОДА SALMONELLA НА РАБОЧИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ (PC020)**



Тест специально разработан для использования на пищевых производствах для контроля наиболее значимых микроорганизмов.


Система состоит из предварительно смоченного тампона в пластиковой пробирке для взятия смыва и жидкой питательной среды с ростовыми добавками и индикаторной системой в завинчивающейся пробирке для детекции микроорганизмов. Состав реагента, которым пропитан тампон, так же обеспечивает нейтрализацию остатков дезинфицирующих средств на поверхностях.

Процедура теста

1.Осторожно снимите крышку с пробирки с тампоном (PCS-100).



2.Произведите смыв со стандартной площади 10х10 см или используйте стандартную инструкцию предприятия, если поверхность не плоская. Вращайте тампон во время взятия смыва для более полного сбора материала.

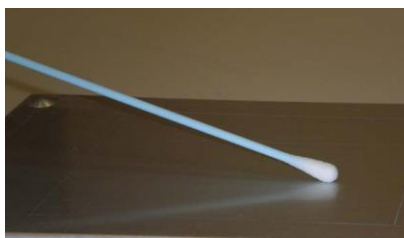


3.Подпишите пробирку с тампоном.

4.Если тампон сразу не направляется на исследования, поместите его обратно в пробирку. До исследования тампон можно хранить при температуре до 20°C в течение 24 ч.

5.Откройте крышку пробирки с жидкой питательной средой (PC020).

6. Поместите тампон в пробирку с жидкой питательной средой под углом. Нажмите на ручку тампона. Тампон сломается на линии брекпойнта на расстоянии 45 мм от кончика тампона.

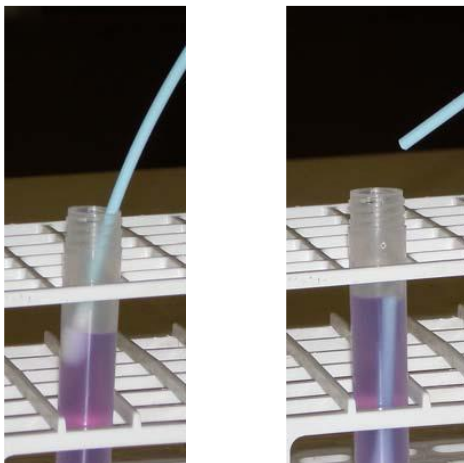

7. Закрутите крышку пробирки с жидкой средой (оставив нижнюю часть тампона внутри). Подпишите данные образца на пробирке.


8. Поместите пробирку с жидкой средой и тампоном внутри в термостат и инкубируйте:

Тест-система	Условия инкубации
Пат-Чек Сальмонелла	35-37°C 18-24 ч.

9. После инкубации наблюдайте изменение цвета в пробирке и запишите результат.

Результат:

САЛЬМОНЕЛЛЫ

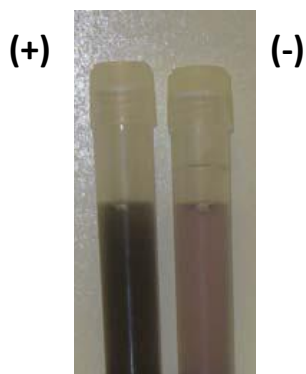

Система	Положительный результат	Отрицательный результат
Пат-Чек Сальмонелла	Черный	Фиолетовый/ желтый